

Euparal

Montovací médium pro mikroskopii

- Euparal je alternativa ke Kanadskému balzámu a je stejným způsobem využíván pro montování mikroskopických preparátů
- Oproti Kanadskému balzámu, který je velmi citlivý na vodu a obvykle může být použit pouze po dehydrataci vzorků vysokoprocenním alkoholem a xylenem, montování v Euparalu je možné i s 80% alkoholem, aniž by se vzorek zakalil
- Délka tuhnutí závisí na montovaném objektu a teplotě, Euparal tuhne lépe, když je horký
- Esence Euparalu ([R.A145.1](#)) slouží pro ředění a rozpouštění Euparalu
- Euparal ani esence Euparalu nejsou kompatibilní s organickými rozpouštědly

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H226-H315-H319
Vzhled:	Nažloutlý roztok
Rozpustnost (v EtOH):	Rozpustný



Euparal

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Euparal, pro mikroskopii	100 g	sklo	R.7356.1
Euparal, pro mikroskopii	5 × 100 g	sklo	R.7356.2

Euparal je přírodní pryskyřice, která nepolymerizuje. Obsahuje sandarakovou pryskyřici, kafr a salol. Paraldehyd a eukalyptol slouží jako rozpouštědlo. Zatavené trvalé preparáty je proto možné později opět rozpustit jemným zahřátím v esenci Euparalu ([R.A145.1](#)).