

## ROTI®-Transform


Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk *E. coli*

- Umožňuje jednoduchý, efektivní a rychlý postup ve třech krocích
- Kompetentní buňky lze použít přímo pro transformaci, nebo zamrazit
- Jedna souprava stačí na přípravu kompetentních buněk *E. coli* pro 500 transformací
- Transformační účinnost je  $5 \times 10^5$  až  $1 \times 10^6$  kolonií na  $\mu\text{g}$  DNA

## Technické parametry

Obsah kitu: ROTI®-Transform 1:45 ml ROTI®-Transform 2:5 ml (kolonie *E. coli* nejsou součástí)

Teplota skladování: -20 °C

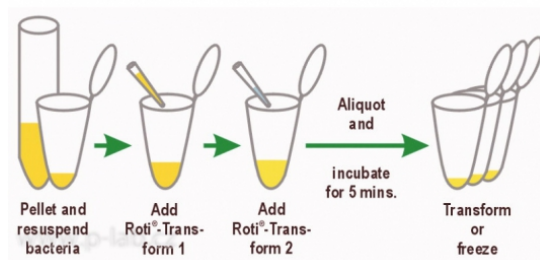

1. Rozsuspendezte s buněčnou suspenzí ve vychlazeném LB médiu.
2. Přidejte Roti-Transform 1.
3. Přidejte Roti-Transform 2 a inkubujte 5 minut na ledu.

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-Transform	1 kit	R604371